



# Colcemid 10 $\mu$ g/ml v PBS

Katalogové číslo: EK0010

Návod k použití



**Dovoz a distribuce**

**INTIMEX s.r.o.**

**Jaroslava Vrchlického 541/6**

**735 06 Karviná – Nové město**

**Tel: +420 596 311 612**

**Colcemid (Demecolcin) zastavuje mitotický proces při kultivaci buněk v metafázi a inhibuje tvorbu mitotického vřeténka během buněčného dělení. Doporučuje se pro použití při analýze chromozomů při karyotypizaci buněk lymfocytů, kostní dřeně, plodové vody, choriových klků a pro techniky buněčné synchronizace.**

**Dodávaný materiál**

**Každá láhev obsahuje 10ml Demecolcinu, 10 $\mu$ g/ml v roztoku PBS.**

**Skladování a stabilita výrobku**

**Roztok skladujte při +2°C a +8°C a chraňte před světlem. Doba použitelnosti je uvedena na štítku. Nepoužívejte po uplynutí doby expirace. Produkt je po otevření stabilní do data expirace.**

### **Návod k použití**

**Přidejte 10-20 µl roztoku na každý ml média (koncentrace by měla být optimalizována podle typu buněk a protokolů používaných v laboratoři).**

### **Kontrola kvality**

**Každá šarže Colcemidu je testována k ověření sterility, osmolarity a pH.**